

# 中性树脂

100ml WLA141

仅用于科学研究,不能用于诊断

Wanleibio



## 产品信息

**产品名称** 中性树脂

**产品概述** 中性树脂是一种粘合剂，用于将载玻片和盖玻片粘合在一起，可以将生物组织切片封固长久保留。具有透明度高，不腐蚀玻璃，不容易长霉等特点，且可溶于二甲苯中。

### 包装信息

试剂名称	WLA141 (100ml)	保存条件	有效期
中性树脂	100ml	常温	24个月

**注意事项** 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**使用说明** 在载玻片中央滴本品2-3滴（注意要滴在一起否则容易有气泡），然后将盖玻片慢慢放上，轻轻挤压，树脂液会向外侧扩散至整个玻片，通风晾几个小时用棉签粘上二甲苯或者松节油将载玻片边缘多余的树脂擦干净，再放在通风处晾干。